

Ver.CN20250110

Precast Protein Plus Gel, 4-20%, 10 wells 4-20%高分辨率预制胶(Hepes-Tris), 10 孔

产品简介

Precast protein Plus Gel 系列蛋白预制胶采用 Hepes-Tris 缓冲体系,具有分离效果优良、条带清晰锐利等优点,同时 还大大缩短了电泳时间。Precast Protein Gel 蛋白预制胶胶板为塑料材质,特有的灌注技术可以保证预制胶批次间稳定性 和条带分布的一致性,电泳效果稳定。

本系列预制胶有不同浓度范围的梯度胶和固定浓度胶,上层浓缩胶的高度是 1.5 cm,梯度浓度有 4-12%和 4-20%,固定浓度有 8%,10%,12%,15%,每种浓度胶的上样孔数分别为 10 孔和 15 孔,10 孔的最大上样量为 70 uL,15 孔的最大上样量为 40 uL。

本系列预制胶不含 SDS,既可用于天然蛋白电泳,也可用于变性蛋白电泳。用于天然蛋白电泳时只能分离等电点小于 7 的蛋白,电泳液务必使用配套的电泳液。本产品可配套 Yeasen MiniPro® PET 2 迷你垂直电泳槽(Cat#<u>80210ES</u>),同时也 兼容大部分的 mini SDS-PAGE 电泳槽,包括 Bio-Rad Mini-PROTEAN (II/3 /Tetra System)、Life Technology Novex Mini-Cell (与特制挡板配合使用)等。

产品信息


货号	36250ES10
规格	1 盒(10 块)

储存条件

2-8℃保存,12个月有效期,请勿置于0℃以下冷冻。

使用说明

1. 将 Precast Protein Plus Gel 蛋白预制胶从包装袋中取出**撕掉胶板底部的胶带**,缓慢地拔出梳子,然后将预制胶固定在 电泳槽中。

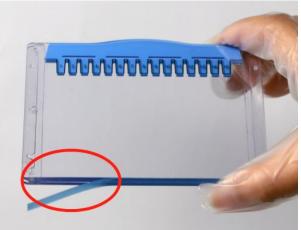

2. 电泳槽的内槽中加满电泳缓冲液,外槽液体加入量要高于电泳槽高度 1/3。可用移液枪或其他工具吸取电泳缓冲液轻轻 吹打加样孔,去除加样孔内残留的储存缓冲液和杂质。

YEASEN

3. 用移液器吸取样品后将枪头垂直插入到上样孔中即可上样。注意枪头不要戳破凝胶,也不要过度插入梳孔使胶板变型造 成样品渗漏。

4. 电泳条件: 150 V, 30-40 min, 当溴酚蓝指示带电泳至凝胶底部, 或实验预定位置时, 即可结束电泳。

5. 电泳结束,取出凝胶,使用起胶器或其他合适的工具插入到胶板两侧之间的空隙中,慢慢的上下撬动上、中、下三个不 同的位置,然后在另一侧重复操作,直至胶板两侧完全打开。

6. 胶板打开后,凝胶可能粘在胶板的任意一侧,将有凝胶一侧的胶板倾斜至水中,轻轻拨动凝胶,使凝胶自由掉落到装有 水的器皿中,晃动清洗凝胶,然后取出进行后续染色或转膜实验。


注意事项

1. 塑料板底部的蓝色条带必须撕掉,否则上样后蛋白不会分离。

2. 确保使用兼容的电泳槽,如不兼容会引起内外槽之间液体的泄露,如果内槽液体泄露过多,电泳会停止。

3. 当使用本预制胶时,如发现是因胶板厚度略小而引起的内槽液体漏液,可配合特制挡板增加胶板厚度。可搭配 YEASEN 提供的特制挡板一起使用。

4. Bio-Rad Mini-PROTEAN 系列电泳槽在安装预制胶时须将具有突起结构的 U 型密封条取出后反过来安装,使平滑面朝外, 从而防止漏液,见下图所示。

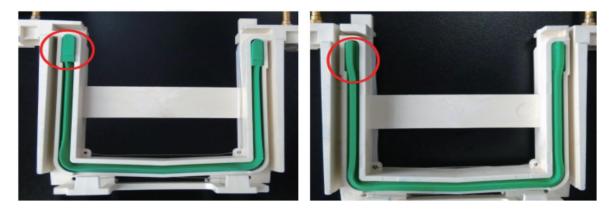

- 5. 起胶后若发生凸起,用铲胶板沿着四个镂空部位的上沿切掉胶体下边缘即可。
- 7. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作,使用时请注意安全。
- 6. 本产品仅作科研用途!


相关产品推荐

货号	产品名称	规格
36245ES	Precast Protein Plus Gel, 8%, 10 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)
	8%高分辨率预制胶(Hepes-Tris),10 孔	
36246ES	Precast Protein Plus Gel, 10%, 10 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)
	4-20%高分辨率预制胶(Hepes-Tris),10 孔	
36247ES	Precast Protein Plus Gel, 12%, 10 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)
	2%高分辨率预制胶(Hepes-Tris),10 孔	
36248ES	Precast Protein Plus Gel, 15%, 10 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)
	15%高分辨率预制胶(Hepes-Tris),10 孔	
36249ES	Precast Protein Plus Gel, 4-12%, 10 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)



4-12%高分辨率预制胶(Hepes-Tris),10 孔	
Precast Protein Plus Gel, 4-20%, 10 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)
4-20%高分辨率预制胶(Hepes-Tris),10 孔	
Precast Protein Plus Gel, 8%, 15 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)
8%高分辨率预制胶(Hepes-Tris),15 孔	
Precast Protein Plus Gel, 10%, 15 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)
4-20%高分辨率预制胶(Hepes-Tris),15 孔	
Precast Protein Plus Gel, 12%, 15 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)
2%高分辨率预制胶(Hepes-Tris),15 孔	
Precast Protein Plus Gel, 15%, 15 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)
15%高分辨率预制胶(Hepes-Tris),15 孔	
Precast Protein Plus Gel, 4-12%, 15 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)
4-12%高分辨率预制胶(Hepes-Tris),15 孔	
Precast Protein Plus Gel, 4-20%, 15 wells, Hepes-Tris	1 盒(10 块)
4-20%高分辨率梯度预制胶(Hepes-Tris),15 孔	
Precast Running Buffer,2 L(Power)变性蛋白预制胶缓冲液(粉末)	1 包
Precast Running Buffer for Native PAGE,2 L(Powder)	1 包
天然蛋白预制胶缓冲液(粉末)	
	Precast Protein Plus Gel, 4-20%, 10 wells, Hepes-Tris 4-20%高分辨率预制胶(Hepes-Tris), 10 孔 Precast Protein Plus Gel, 8%, 15 wells, Hepes-Tris 8%高分辨率预制胶(Hepes-Tris), 15 孔 Precast Protein Plus Gel, 10%, 15 wells, Hepes-Tris 4-20%高分辨率预制胶(Hepes-Tris), 15 孔 Precast Protein Plus Gel, 12%, 15 wells, Hepes-Tris 2%高分辨率预制胶(Hepes-Tris), 15 孔 Precast Protein Plus Gel, 15%, 15 wells, Hepes-Tris 15%高分辨率预制胶(Hepes-Tris), 15 孔 Precast Protein Plus Gel, 4-12%, 15 wells, Hepes-Tris 4-12%高分辨率预制胶(Hepes-Tris), 15 孔 Precast Protein Plus Gel, 4-12%, 15 wells, Hepes-Tris 4-12%高分辨率预制胶(Hepes-Tris), 15 孔 Precast Protein Plus Gel, 4-20%, 15 wells, Hepes-Tris 4-20%高分辨率预制胶(Hepes-Tris), 15 孔 Precast Running Buffer, 2 L (Power) 变性蛋白预制胶缓冲液(粉末) Precast Running Buffer for Native PAGE, 2 L (Powder)

附 Precast Protein Plus Gel 蛋白预制胶 Hepes-Tris 体系蛋白迁移图谱:

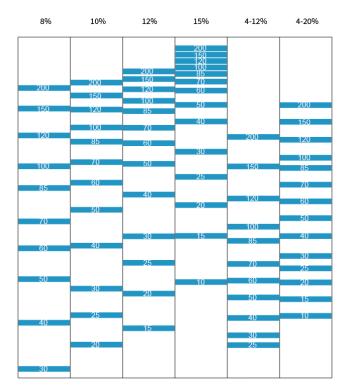

附电泳缓冲液参考配方

1.变性蛋白电泳缓冲液各组分浓度: 50 mM Tris, 50 mM HEPES, 0.1% SDS, 2 mM EDTA



2.非变性蛋白电泳缓冲液各组分浓度: 50 mM Tris, 50 mM HEPES, 2 mM EDTA

附 WB全实验流程产品推荐

云 如 加 在 产 品 推 「 实 验 步 骤	₩ 重点推荐试剂
样品制备	RIPA 裂解液(强) (Cat#20101ES)
	WB/IP 裂解液 (Cat#20118ES)
	磷酸酶抑制剂混合物(100×,储存液)(<u>Cat#20109ES</u>)
	蛋白酶抑制剂 Cocktail, EDTA-free,迷你型,片剂(<u>Cat#20123ES</u>)
	蛋白酶抑制剂 Cocktail, EDTA-free,100×DMSO 储液(<u>Cat#20124ES</u>)
	去乙酰化酶抑制剂 Cocktail (100× in 70% DMSO)(<u>Cat#20140ES</u>)
	BCA蛋白浓度测定试剂盒(即用型)(<u>Cat#20200ES</u>)
蛋白定量	BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)(<u>Cat#20201ES</u>)
	Bradford 蛋白浓度测定试剂盒(<u>Cat#20202ES</u>)
	PAGE 凝胶快速制备试剂盒(<u>Cat#20324ES-20327ES</u>)
带车车公	10×快速电泳液(<u>Cat#36127ES</u>)
蛋白电泳	高分辨率预制胶(Bis-Tris)(<u>Cat#36259ES-36280ES</u>)
	三色预染蛋白 Marker(8-180 kDa)(<u>Cat#20350ES</u>)
吃吃油	考马斯亮蓝快速染色液(无需加热)(<u>Cat#20308ES</u>)
凝胶染色 	考马斯亮蓝快速染色液(8 分钟)(<u>Cat#20309ES</u>)
	10×快速转膜液(<u>Cat#36123ES</u>)
转膜	0.45 μm PVDF 膜(1 卷, 30 cm x 3 m)(<u>Cat#36125ES</u>)
	0.22 μm PVDF 膜(1 卷, 30 cm x 3 m)(Cat#36126ES)
	快速封闭液(<u>Cat#36122ES</u>)
封闭	牛血清白蛋白(<u>Cat#36101ES</u>)
	小鼠免疫球蛋白 G(<u>Cat#36111ES</u>)
	WB 专用一抗二抗稀释液(<u>Cat#36206ES</u>)
	β-actin, Mouse mAb(<u>Cat#30101ES</u>)
抗体孵育	GAPDH (Clone1A6) Mouse mAb(<u>Cat#30201ES</u>)
	Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (<u>Cat#33101ES</u>)
	Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (<u>Cat#33201ES</u>)
蛋白检测	ECL 化学发光超敏显色试剂盒(<u>Cat#36208ES</u>)
	增强型 ECL 化学发光检测试剂盒(Cat#36222ES)
电泳相关仪器	EpPlus 增强型电泳仪电源(<u>Cat#80311ES</u>)
	PET 2 两块胶蛋白迷你垂直电泳槽(<u>Cat#80210ES</u>)
	PET 4 四块胶蛋白迷你垂直电泳槽(<u>Cat#80211ES</u>)