

## N-2 supplement, serum free,100X N-2 无血清添加剂,100X(非动物源)

### 产品简介

N-2 添加剂是化学成分确定的添加剂。N-2 添加剂主要被推荐用于神经母细胞瘤以及周围神经系统 (PNS) 与中枢神经系统 (CNS) 来源的有丝分裂后期的神经元的生长和表达。N-2 添加剂是 100X 工作浓度的溶液, 它可与添加了生长因子如 bFGF 及 EGF 的无血清神经元基础培养基, 或 DMEM/F12 培养基配合使用。

60713ES 是 N-2 supplement, serum free,100X N-2 无血清添加剂,100X(非动物源)。

60706ES 是 N-2 supplement, serum free,100X N-2 无血清添加剂,100X。

### 产品信息

货号	60713ES08
规格	5 mL
外观	液体

### 组分信息

- Human Transferrin (holo)
- Putrescine
- Insulin
- Sodium Selenite
- Progesterone

### 储存条件

-25~-15°C避光保存, 有效期 2 年。

### 使用说明

N2 细胞培养添加剂是 100×浓度。使用前请用基础培养基(如 Neurobasal)稀释到 1×。如准备 100 mL 培养基: 将 1 mL 的 N2 细胞培养添加剂(100×)加入到 99 mL 的基础培养基中。按 1% (体积比) 的终浓度加入至培养基中。纸制备好的培养基可以避光在 2~8°C保存 1 周。

### 注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 避免反复冻融, 应及时分装, 最好在 4°C下过夜融化, 稀释时要求在无菌环境中进行。