

Dewaxing Agent,环保浸蜡脱蜡剂

产品简介

浸蜡脱蜡剂又称脱蜡透明剂、脱蜡透明液等，主要用于标本包埋前的透明浸蜡、切片染色前的脱蜡和封片前的透明。它是为组织学样本和细胞学样本处理开发的一种挥发速率低、无色无味、具有生物降解性的溶剂，是一种比较理想的浸蜡脱蜡剂。环保浸蜡脱蜡剂的主要成分是异构烷烃和聚丙二醇，取代了组织制片过程中的二甲苯，可避免苯类毒害，对环境和人体较友好，在使用中对仪器也无腐蚀性。

浸蜡脱蜡剂可将组织内部的脱水剂挤出，使石蜡浸入组织，达到浸蜡的作用；也可将切片上的石蜡溶掉，达到脱蜡的作用。

产品信息

货号	60722ES76
规格	500 mL
外观	液体

储存条件

室温保存，有效期 3 年。

使用说明

1. 组织切片 HE 染色（仅供参考）

- 1) 石蜡切片依次放入浸蜡脱蜡剂脱蜡 2 次，每次 10 min。
- 2) 无水乙醇 2 min、95%乙醇 2 min、80%乙醇 2 min、自来水冲洗 2 min。
- 3) 苏木素-伊红染色染 4 min，然后水洗 10 s。
- 4) 切片依次放入 80%乙醇 20 s、90%乙醇 20 s、95%乙醇作用 2 次，每次 2 min、无水乙醇作用 2 次，每次 2 min。
- 5) 浸蜡脱蜡剂脱蜡 3 次，每次 3 min，进行脱水透明处理。

注意事项

1. 请在开封后 6 个月内使用完，每次用后及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。
2. 无论用于组织浸蜡还是染色后的透明，样本均应充分脱水后才可使用。
3. 初次使用浸蜡脱蜡透明剂时，请同时更换浸蜡石蜡。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
5. 本产品仅作科研用途！