

Ver.CN202301201

# Proteinase K Solution 蛋白酶 K 溶液(低残留)

### 产品简介

Proteinase K(蛋白酶 K)是一种切割活性较广的丝氨酸蛋白酶,其相对分子量约为 29.3 kDa,可切割脂肪族氨基酸和芳香族氨基酸的羧基端肽键。Proteinase K 应用广泛,可用于制备脉冲电泳的染色体 DNA,蛋白质印迹以及去除 DNA 和 RNA 制备中的核酸酶等实验,而变性剂如 SDS(1%)可提高其活性,常用工作浓度为 50-100 µg/mL,根据所用缓冲液是否含有 SDS、尿素、pH、温度等因素确定具体的工作浓度。此款为 低残留蛋白酶 K,在保证酶的本身性质不变的情况下,含有更低背景菌残留,更能保证下游检测的准确性。

## 产品信息

货号	10410ES01 / 10410ES05 / 10410ES60 / 10410ES70
规格	1 mL /5 mL /100 mL /1000 mL

## 产品性质

- 1) 本品来源于林伯氏白色念球菌(Tritirachium album);
- 2) 比活性: ≥800 U/mL;
- 3) 蛋白浓度: ≥20 mg/mL
- 4) 不含 RNase 和 DNase;
- 5) 在尿素和 SDS 中活性稳定存在;
- 6)在较广的 pH 范围内 (pH 4.5 12.5) 均有活性,最佳 pH 范围为 pH 7.0 12.0;
- 7) 反应条件: 反应缓冲液中 37℃ 65℃温育 1 h。推荐反应温度选择 65℃;
- 8) 活力单位定义: 在规定条件下,每分钟水解酪蛋白生成 1 µmol L-酪氨酸所需的酶量;
- 9) 失活方法: 反应体系中加入 PMSF 或 DFIP 抑制剂即可失活。

### 储存条件

2-8℃保存,有效期 2 年。更长期保存,可置于-20℃冷冻保存。

# 注意事项

- 1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
- 2. 本产品仅作科研用途!

www.yeasen.com Page 1 of 1