

# Immunostaining Blocking Buffer

## 免疫染色封闭液

### 产品简介

免疫染色封闭液主要用于免疫染色实验中染色样本的封闭，以减少后续一抗、二抗和样品的非特异结合，降低背景，提高信噪比。主要用于免疫荧光(Immunofluorescence, IF)、免疫组化(Immunohistochemistry, IHC)和免疫细胞化学(Immunocytochemistry, IC)等免疫染色时细胞或组织样品的封闭。

### 产品信息

货号	36320ES60
规格	100 mL

### 储存条件

2~8°C保存，有效期6个月。

### 使用方法

1. 本产品无需稀释，开盖即用。
2. 在样品固定后，用洗涤液清洗一次，然后就可以滴加免疫染色封闭液进行封闭，一般封闭约60分钟，也可以根据具体情况针对样品调整封闭时间，15-120分钟不等，对于一些背景非常高的抗体可以4°封闭过夜。
3. 封闭时可以放在摇床上缓慢摇动来提高封闭效果；如果样品摇动时容易脱落，也可以静置封闭，效果略有降低，但是不影响正常封闭，能够满足常规需求。封闭完成后就可以直接进行后续的抗体孵育操作。

### 注意事项

1. 本产品不建议重复使用。
2. 本产品仅作科研用途。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。