

# Recombinant Human Laminin 521 Protein (Animal-Free)

## 重组人层粘连蛋白 521 (无动物源)

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
Recombinant Human Laminin 521 Protein (Animal-Free) 重组人层粘连蛋白 521 (无动物源)	92602ES10	10 µg
	92602ES60	100 µg
	92602ES76	500 µg (5×100 µg)
	92602ES80	1mg (10×100 µg)

### 产品描述

层粘连蛋白 521 是天然干细胞生态位的关键细胞粘附蛋白。重组人层粘连蛋白 521 (LN521) 是一种用于人胚胎 (hES) 和诱导多能干细胞 (hiPSC) 培养和扩增的基质。Laminin521 可与细胞表面的多种受体结合, 包括整合素、多聚糖等, 其中整合素 $\alpha6\beta1$  与 Laminin 高亲和力结合, 是 Laminin 的主要细胞粘附受体, 直接决定 Laminin 对细胞贴壁能力的支持, 整合素 $\alpha6\beta1$  在 hESC 和 hiPSC 中大量表达。LN521 与细胞表面受体结合, 激活细胞信号通路, 从而产生更多功能性细胞。

Laminin 521 在体外重现生物学相关的 hPSC 环境, 促进 hPSC 的附着、高存活和强大的长期自我更新, 是支持干细胞生长以及维持基底膜结构和性能稳定的关键基质蛋白。Laminin 521 也是目前最常用的无滋养层培养基之一。此外, Laminin 521 无需添加任何细胞凋亡抑制剂, 即可实现遗传稳定和多能干细胞的高效单细胞传代, 细胞以均匀单细胞层生长, 细胞以均匀单细胞层生长, 无需手动去除任何分化区域。

### Laminin 521 的主要应用

**干细胞体外扩增培养:** 层粘连蛋白 521 是一种理想的干细胞培养基质, 可显著提高干细胞的体外扩增能力。适用于 hPSC、iPSC 和克隆干细胞的培养中, 如多能干细胞、间充质干细胞、造血干细胞和神经干细胞等。

**干细胞定向分化:** Laminin 521 可促进 hPSC 向肝细胞、心肌细胞和内皮细胞等不同类型细胞的分化。

**类器官培养:** 取代 Matrigel 的不确定培养基是类器官培养的主要目标, 全长层粘连蛋白已被证明是凝胶模型中正确形成类器官的关键成分。

**已分化原代细胞的生长维持:** Laminin 521 能支持已分化原代细胞的生长和增殖, 如心肌细胞、神经细胞、内皮细胞、胰岛细胞等。

**三维细胞培养:** 将层粘连蛋白 521 制作成胶原凝胶等三维支架, 可在三维空间内培养各种细胞, 更接近细胞自然生长的环境, 促进细胞在三维内的生长和功能的表达。

本品重组人层粘连蛋白 521 以液体形式提供, 高纯度、低内毒素、无异源动物成分。

## 性能参数

别名 (Synonyms)	LN521, LAMB2, LN-11
表达系统 (Source)	Mammalian cells
内毒素 (Endotoxin)	<1 EU/ ml
纯度 (Purity)	> 95%
TSE/BSE	Animal-Free
支原体 (Mycoplasma)	Negative
浓度 (Concentration)	0.1 mg/ml
制剂 (Formulation)	Clear colorless, buffered solution with a pH of 7.4 with PBS.
产品形态 (Form)	Liquid

## 储存条件

-85~-65℃保存，收到货之后有效期 2 年。解冻后，2~8℃保存，有效期 3 个月。

## 注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅作科研用途。

## Laminin 521 一般使用步骤 (仅供参考)

1. 用 Laminin 521 包被细胞培养介质（常见用量为 0.5  $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ ，具体视实验而定）。
2. 清洗细胞，加入消化酶或 EDTA 孵育。
3. 分离成单细胞悬液，离心，并在合适的新鲜培养基中重悬。
4. 将细胞接种在已用 Laminin 521 包被的培养介质上。